

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：新生霉素（改良 EC 肉汤配套试剂）

英文名称：Novobiocin (Additive for Modified EC Novobiocin Broth)

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0030	冻干试剂	10 支/盒

【产品用途】

每支添加于 225ml (028112) 中配成改良 EC 新生霉素增菌肉汤。

【配方成分】

配方（每支）	含量
新生霉素	4.5mg

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法:每支加入 1mL 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 再每支添加于 225mL (028112) 中配成改良 EC 新生霉素增菌肉汤。

【储存条件与保质期】

2-8°C保存, 有效期两年。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019 年 5 月 14 日