

SR0500 牛津琼脂配套试剂使用说明书

用途:

用于添加至牛津琼脂培养基中。

成份:

配套试剂 A:	放线菌酮	0.04g	头孢双硫唑甲氧	0.0002g
	多粘菌素 E	0.002g	磷霉素	0.001g
配套试剂 B:	盐酸吡啶黄	0.0005g		

使用方法:

1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2、试剂的使用方法: 取 1 支配套试剂 A 和 1 支配套试剂 B(需分别先用 1ml 去离子水先溶解, 配套试剂 A 有微量的沉淀) 添加于 100ml 已灭菌的冷却到约 50℃ 牛津琼脂中。在开盒后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮存: 2~8℃

规格: 2×5 支/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com

SR0500 牛津琼脂配套试剂使用说明书

用途:

用于添加至牛津琼脂培养基中。

成份:

配套试剂 A:	放线菌酮	0.04g	头孢双硫唑甲氧	0.0002g
	多粘菌素 E	0.002g	磷霉素	0.001g
配套试剂 B:	盐酸吡啶黄	0.0005g		

使用方法:

1、西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示

2、试剂的使用方法: 取 1 支配套试剂 A 和 1 支配套试剂 B(需分别先用 1ml 去离子水先溶解, 配套试剂 A 有微量的沉淀) 添加于 100ml 已灭菌的冷却到约 50℃ 牛津琼脂中。在开盒后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮存: 2~8℃

规格: 2×5 支/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602 技术热线: 020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com