

SR0370 改良 MRS 培养基配套试剂说明书

用途：各 1 支添加于 100mL 的 MRS 琼脂基础中。

成份：
SR0370A：莫匹罗星锂盐 5mg
SR0370B：半胱氨酸盐酸盐 50mg

使用方法：


1. 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无茵条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。如右图所示
2. 试剂的使用方法：各 1 支分别加入 1mL 无茵水，45℃水浴加热使试剂完全溶解，每 2 支配套试剂添加于 100mL 的 MRS 培养基（027315）中制成莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良 MRS 培养基。

贮存：2~8℃

规格：2×5 支/盒

有效期：见包装盒

（西林瓶开启示意图）

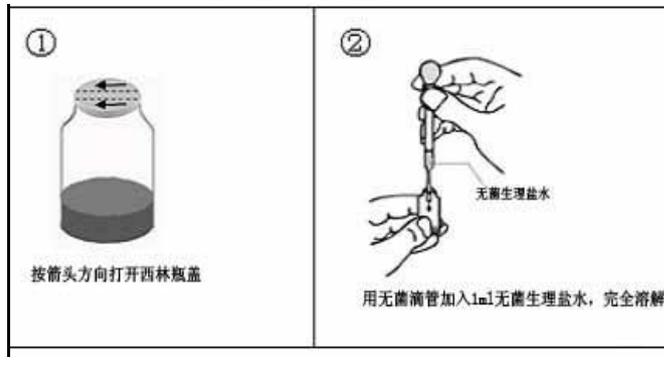

广东环凯微生物科技有限公司

地址：广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编：510663

传真：020-32078333-8619

销售热线：020-32078333-8602

技术热线：020-32078333-8877、8876

Http://www.huankai.com

E-mail:Webmaster@huankai.com