

液体菌株冻存管（含 25%甘油的 BHI 肉汤）

使用说明书

[产品名称]

液体菌株冻存管（含 25%甘油的 BHI 肉汤）

[产品货号]

DC09

[产品规格]

0.9 毫升/支, 50 支/盒

[产品用途]

用于菌株的-80℃至-40℃保存。

[主要成分]

BHI（脑心浸液肉体），25%甘油

[储存条件]

见产品标签。

[使用说明]

用无菌棉签或接种环从非选择性平板上取新鲜纯培养菌落至液体菌株冻存管中，混匀后，放置-80℃至-40℃冰箱保存。

[产品生物学指标]

冻存管解冻后将下表质控菌转接至合适的培养基中，于 36±1℃培养 18-24h 后，结果如下：

菌株	生长情况	结果
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	+++++	浑浊
蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303	+++++	浑浊
大肠埃希氏菌 ATCC25922	+++++	浑浊
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	+++++	浑浊
铜绿假单胞杆菌 CMCC (B) 10104	+++++	浑浊

[废物处理]

一切含菌的试验材料应置于 121 °C下湿热灭菌 30 min 之后，按规定的处理方式处理。

液体菌株冻存管（含 25%甘油的 BHI 肉汤）

使用说明书

[产品名称]

液体菌株冻存管（含 25%甘油的 BHI 肉汤）

[产品货号]

DC09

[产品规格]

0.9 毫升/支, 50 支/盒

[产品用途]

用于菌株的-80℃至-40℃保存。

[主要成分]

BHI（脑心浸液肉体），25%甘油

[储存条件]

见产品标签。

[使用说明]

用无菌棉签或接种环从非选择性平板上取新鲜纯培养菌落至液体菌株冻存管中，混匀后，放置-80℃至-40℃冰箱保存。

[产品生物学指标]

冻存管解冻后将下表质控菌转接至合适的培养基中，于 36±1℃培养 18-24h 后，结果如下：

菌株	生长情况	结果
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028	+++++	浑浊
蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303	+++++	浑浊
大肠埃希氏菌 ATCC25922	+++++	浑浊
金黄色葡萄球菌 ATCC6538	+++++	浑浊
铜绿假单胞杆菌 CMCC (B) 10104	+++++	浑浊

[废物处理]

一切含菌的试验材料应置于 121 °C下湿热灭菌 30 min 之后，按规定的处理方式处理。